




Applicateur de film à 4 ouvertures - Quadruplex

VF2167 VF2168 VF2169 VF2170 VF2172 F2173 VF2174 VF2175

**Fiche
technique**

Description : Applicateur de film multifonctionnel avec 4 côtés d'application, avec 4 épaisseurs prédéfinies. Comme ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils ne sont pas altérés par des produits acides ou alcalins. Un des côtés de l'applicateur est équipé d'un guide latéral pour faciliter les manipulations, celui-ci peut être enlevé.

Conforme à : ASTM D 823

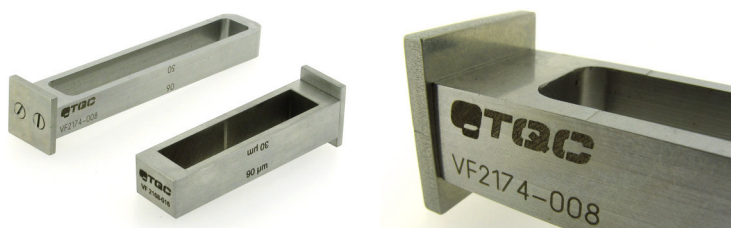

Livraison : Livré dans un étui de protection en plastique. Une table d'application en verre est disponible en option.

Emploi : Sélectionner l'ouverture appropriée et placer l'applicateur sur une surface plane, par exemple une plaque de verre. Placer l'échantillon de produit à appliquer au centre de l'applicateur, près de l'ouverture choisie. Tirer l'applicateur sur la surface.

Pour des raisons physiques, l'épaisseur de film humide déposée n'est pas égale à l'ouverture choisie de l'applicateur. L'épaisseur de film humide déposée peut varier de 40 % à 80 % de l'ouverture choisie de l'applicateur.

Dû à l'évaporation du solvant ou de l'eau, l'épaisseur de film sec sera inférieure à l'épaisseur de film humide.

Données techniques :

Matériau	: Acier inoxydable de haute qualité
Précision	: mieux que 3 microns
Dimensions extérieures	: 75 x 20 x 25 mm / 115 x 20 x 20 mm

VF2167	Applicateur Quadruplex largeur 60 mm, avec 4 ouvertures au choix
VF2168	Applicateur Quadruplex largeur 60 mm, avec 4 ouvertures: 15/ 30/ 60/ 90 µm
VF2169	Applicateur Quadruplex largeur 60 mm, avec 4 ouvertures: 30/ 60/ 90/120 µm
VF2170	Applicateur Quadruplex largeur 60 mm, avec 4 ouvertures: 50/ 100/ 150/ 200 µm
VF2172	Applicateur Quadruplex largeur 80 mm, avec 4 ouvertures au choix
VF2173	Applicateur Quadruplex largeur 80 mm, avec 4 ouvertures: 15/ 30/ 60/ 90 µm
VF2174	Applicateur Quadruplex largeur 80 mm, avec 4 ouvertures: 30/ 60/ 90/ 120 µm
VF2175	Applicateur Quadruplex largeur 80 mm, avec 4 ouvertures: 50/ 100/ 150/ 200 µm

Attention particulière : Nettoyer immédiatement après usage à l'aide de solvant ou d'eau. Ne jamais utiliser de substances abrasives pour le nettoyage. Traiter les applicateurs avec soin et attention.

Clause de non-responsabilité : Dans cette fiche d'information donnée peut être incomplète. Toute personne qui utilise le produit à des fins autres que celles décrites ci-dessus sans avoir d'abord écrit pour nous demander si ce produit est approprié, le fait à ses propres risques. Alors que nous nous efforçons de faire en sorte que toutes les opinions sur ce produit que nous fournissons (soit dans cette fiche, ou par d'autres moyens) sont correctes, nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du produit est ou les nombreux facteurs qui influencent à l'utilisation ou l'application de ce produit. Si nous ne nous en particulier de confirmer par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les conséquences comme la perte ou dommage découlant de l'utilisation ou le fonctionnement du produit (sauf la mort ou les blessures résultant d'une négligence de notre part). Les informations contenues dans cette fiche est soumise à des changements résultant de l'expérience et de notre politique de continuer à travailler sur le développement de produits.